

## *PARAMETROS PARA EL CONTROL DIGITAL OK-512 DE LA NEVERA DE TRANSPORTE*

LA NEVERA YA VIENE AJUSTADA Y SOLAMENTE SE TIENE QUE VARIAR EL SET EN CASO DE QUE SE QUIERA TRABAJAR CON UNA TEMPERATURA DISTINTA A LA PROGRAMADA QUE POR DEFECTO ES DE 16 °C

EN VERDE (temperatura programada por el usuario)

EN ROJO (temperatura actual del interior de la nevera)

Programación del valor de regulación deseado:

**1-Pulsar SET** y soltar

En el display se visualizará **SP1** en intermitente y sus correspondientes valores actualmente programados.

**2-Pulsar** las flechas de **subir o bajar** hasta alcanzar el valor deseado.

**3-Finalmente pulsar SET** dos veces para confirmar el valor.

**PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DIGITAL EN CASO QUE SE TENGA QUE ACCEDER PARA ALGUNA APLICACIÓN O MODIFICACIÓN ESPECIAL.**

Para acceder a una modificación de estas características nos hará falta un código de acceso para poder entrar en programación. pónganse en contacto con el servicio técnico del distribuidor de sus neveras.